


# 高纯度dNTP, 助力核酸检测

## 脱氧核糖核苷三磷酸 (dNTP)


### 产品优势

- dNTP HPLC纯度高于99%, 保证扩增效率
- 无DNase、RNase污染, 无重金属离子残留, 确保检测灵敏度
- 无人源、细菌DNA, 无背景干扰

### 测试数据

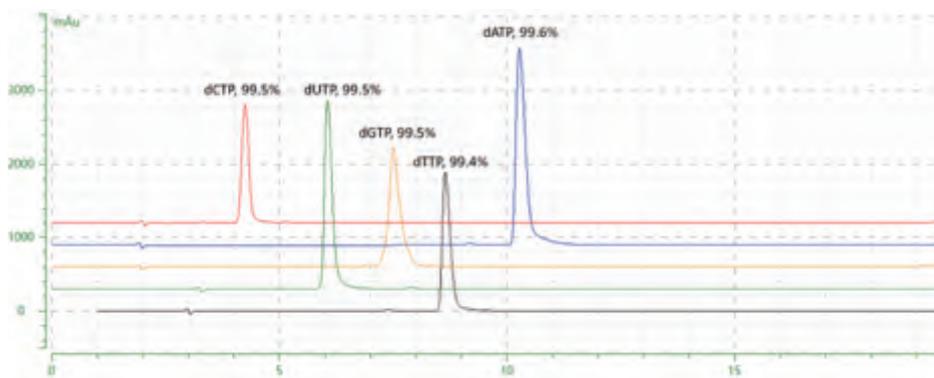


五种dNTP纯度 (HPLC) 均大于99%

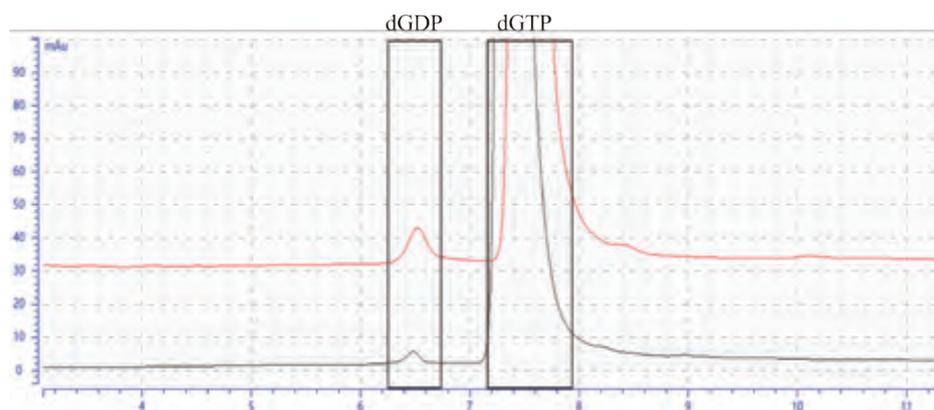

### dNTP中dNDP残留检测

黑色: 瀚海dNTP; 红色: 竞品dNTP  
瀚海dNTP中dNDP残余含量 < 0.1% (以dGTP为例)

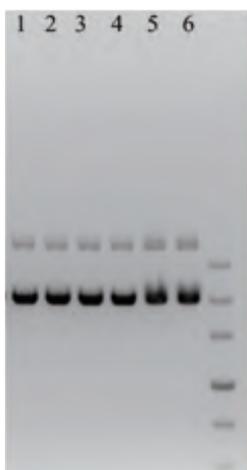


### Nickase残留检测

1-2: 阴性对照, 3-4: 瀚海dNTP, 5-6: 竞品厂家  
瀚海dNTP无Nickase残留



### DNase残留检测

1-2: 阴性对照, 3-6: 瀚海dNTP  
瀚海dNTP无DNase残留

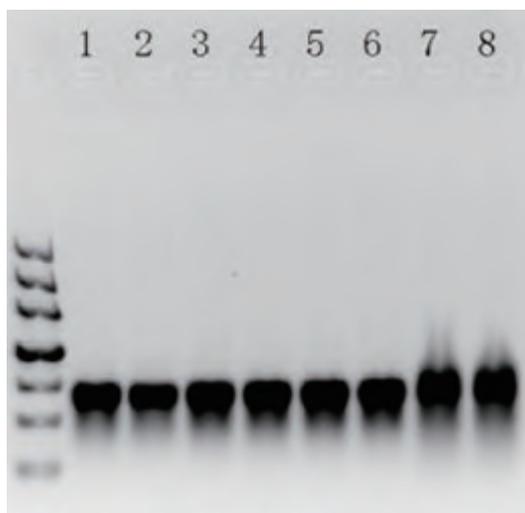

### RNase残留检测

1-2: 阴性对照, 3-6: 瀚海dNTP, 7-8: 竞品厂家  
瀚海dNTP无RNase残留

## 订购信息

货号	产品名称	规格	简称
HMD2101	脱氧核糖核苷三磷酸25 mM each	1、20、100、500 mL	dNTP
HMD2102	脱氧核糖核苷三磷酸10 mM each	1、20、100、500 mL	dNTP
HMD2601	2'-脱氧尿苷-5'-三磷酸三钠 100 mM	1、20、100、500 mL	dUTP
HMD2701	2'-脱氧胸苷-5'-三磷酸三钠 100 mM	1、20、100、500 mL	dTTP
HMD2801	2'-脱氧胞苷-5'-三磷酸三钠 100 mM	1、20、100、500 mL	dCTP
HMD2901	2'-脱氧鸟苷-5'-三磷酸三钠 100 mM	1、20、100、500 mL	dGTP
HMD3001	2'-脱氧腺苷-5'-三磷酸三钠 100 mM	1、20、100、500 mL	dATP

## 瀚海新酶生物科技有限公司

地址: 武汉市东湖新区高新大道666号C6栋3号楼

地址: 上海市奉贤区沪杭公路1588号凤创谷3号楼7楼

网址: www.hzymes.com

电话: 027-65528952

电话: 021-60877362

